



DNA 分子量标准品使用说明书

【产品名称】

产品通用名称：DNA 分子量标准品

产品商用名称: **DNA Marker 1**

【包装规格】

PR3601 250 μ L (50 次) /PR3602 1mL (200 次)

【产品简介】

DNA Marker 1 为已含有 1 \times Loading Buffer 的 DNA 溶液。DNA Marker 1 由 DNA 片段 100bp、200bp、300bp、400bp、500bp、600bp 构成。每次取 5 μ L 电泳时，每条带的 DNA 量约为 50ng。

【主要组成成分】

试剂盒由 DNA Marker 1，使用说明书和合格证组成。主要组分及储存条件见表 1。

表 1 试剂盒组成、储存

试剂盒组成	货号	规格	保存
DNA Marker 1	PR3601	250 μ L (50 次)	-20 $^{\circ}$ C
	PR3602	1mL (200 次)	

【储存条件及有效期】

本试剂盒 4 $^{\circ}$ C 可保存一个月，-20 $^{\circ}$ C 可保存一年，请在有效期内使用。

【使用方法】

1. 建议点样量 5 μ L, 宽胶孔适当增加上样量。
2. 建议用 1.2-2.0% Agarose，电压 5-10v/cm, 0.5 \times TBE 或 1 \times TAE 缓冲液电泳。
3. 通过 EB 进行染色, 或者用其他的核酸染料进行染色，在紫外灯或可见光下观察电泳条带。

【注意事项】

- 1.本产品中使用琼脂糖凝胶浓度建议为1.2-2.0%左右。。
- 2.注意及时更换电泳缓冲液并使用新制备的凝胶，以达到理想的结果。

【生产企业】

企业名称：无锡百泰克生物技术有限公司

注册地址：无锡惠山经济开发区惠山大道 1719-5 号四层 A 区

生产地址：无锡惠山经济开发区惠山大道 1719-5 号四层 A 区

邮政编码：214100

电话/传真：400-678-8982

网址：www.bioteke.cn

【说明书核准及修改日期】

说明书修改日期 2019 年 01 月 11 日